

DCP-31 プログラムのセグメント個別P. I. Dの設定一覧


FUNCを押しながらPROGをおしてください

ENTキーで決定


4セグメントは800℃設定(仮)になっているので
P. I. Dの設定は800℃オートチューニングの2になります。
P. I. D値を2にしてください

セグメント移動キー

3セグメント移動してください

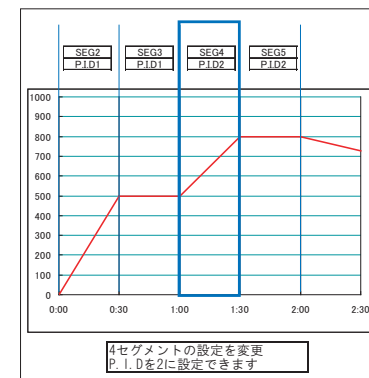


数回押してくださいPIDが表示するまで

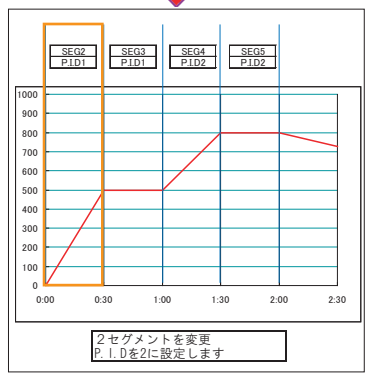


5セグメント P. I. D値を2
800℃昇温のキープ設定なので
P. I. Dも同様になります

ENTキーを押してください

2セグメントと同じP. I. Dを使用します
操作は同様です。
500℃昇温のキープ設定なので
P. I. Dも同様になります

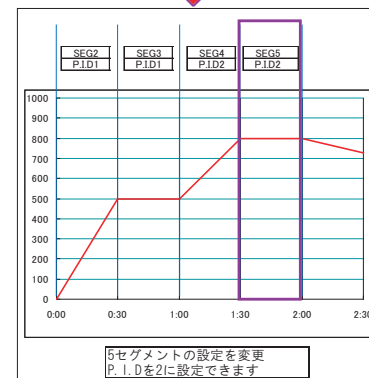

PIDの番号を指定します
1~8番まで

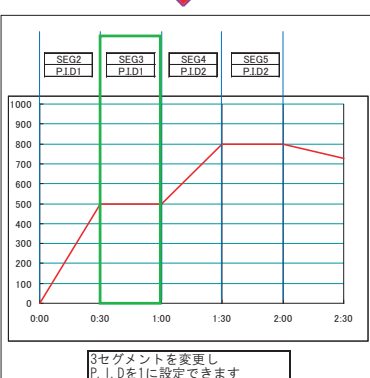

DISPキーを押す